

# 细胞裂解液使用说明书

货号: 1507800

(仅供研究用)

## 一、产品简介

本产品通过裂解细胞,使细胞膜破裂,胞内支原体游离出来,达到满足检测胞内支原体 DNA 的需要。

## 二、产品规格

1.0 mL × 10 管。

## 三、适用范围

可用于细胞或细胞悬液的支原体 DNA 检测的前处理。

## 四、使用说明

- 取细胞悬液 1 mL (细胞量  $<10^7$ ) 到 1.5 mL 离心管,加入 200  $\mu$ L 本产品,振荡混匀;
- 室温放置 10 分钟,6000-10000 rpm 快速离心 10 秒;
- 吸取上清到 1.5 mL 离心管,待用。

## 五、产品效期

规定储存条件下 12 个月。

## 六、保存条件

2-8 °C 下保存。

## 七、注意事项

- 本产品仅限于科学研究用,不得用于临床诊断或治疗。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

## 八、相关产品

名称	货号	规格
支原体 DNA 提取纯化试剂盒(2G) (磁珠法)	1509840	50 Extractions
支原体 DNA 检测试剂盒(2G) (PCR-荧光探针法)	1509841	50 Reactions

修订日期: 2023 年 06 月 05 日

生效日期: 2023 年 06 月 09 日

## 服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

[www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: [Info@shenkebio.com](mailto:Info@shenkebio.com)

电话: 0572-2165910