

# 10×TBE Buffer 使用说明书

货号: 1801943

(仅供研究用)

## 一、产品简介:

本制品既可用于琼脂糖凝胶电泳的缓冲液, 也可用于凝胶制备缓冲液, 可搭配细胞种属鉴别检测试剂盒 (多重 PCR 法) 使用。本制品使用时应用超纯水将其稀释成 1× 的工作液。对于每次电泳建议使用新鲜的 1× 缓冲液。室温保存时有时也会出现沉淀, 此时请在水浴锅中保温溶解后使用。

另外由于 TBE 缓冲液中的硼酸盐是许多酶的强抑制剂, 因此若分离电泳的 DNA 后续用于酶切等酶促反应时, 建议使用 TAE 缓冲液, 所以本制品不推荐用于回收核酸用途的凝胶制备和电泳。

## 二、产品规格:

500 mL × 1 瓶。

## 三、产品效期:

规定储存条件下 24 个月, 具体见标签。

## 四、保存条件:

室温保存。

## 五、注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

## 六、相关产品:

名称	货号	规格
细胞种属鉴别检测试剂盒 (多重 PCR 法)	1801940	25 Reactions × 2
6×Loading Buffer	1801942	1mL/管

生效日期: 2023 年 05 月 23 日

## 服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

[www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: [Info@shenkebio.com](mailto:Info@shenkebio.com)

电话: 0572-2165910