

# BAV-3 阳性对照品使用说明书

货号: 1506739

(仅供研究用)

## 一、产品简介:

SHENTEK® BAV-3 阳性对照品, 可搭配 SHENTEK® 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)和 SHENTEK® BAV-3 病毒核酸检测试剂盒(PCR 荧光探针法)使用, 用于监控 BAV-3 病毒核酸提取和 qPCR 检测的全过程。

## 二、产品规格:

100  $\mu$ L  $\times$  3 管。

## 三、产品效期:

规定储存条件下 12 个月, 具体见标签。

## 四、保存条件:

-65  $^{\circ}$ C 及以下保存。

## 五、注意事项:

- 使用时取 1 管阳性对照品, 在生物安全柜中融化后瞬时离心 3 秒, 直接加入 DNA 稀释液或样品基质, 参照 SHENTEK® 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)说明书中病毒核酸提取流程进行操作; 若采用手工方式提取, 需将消化后的样品全部转移至 1.5 mL 的离心管中再进行核酸的提取。
- 此产品直接用于提取检测, 不能稀释, 稀释会引起病毒分布不均匀而导致结果异常。
- 所有的试剂和样品在使用前必须平衡到室温。
- 勿将不同批次试剂混合使用。
- 不得使用超过保质期的试剂。
- 与产品使用说明不符的任何操作都可能影响结果。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究和质量控制, 不得用于临床诊断或治疗。
- 为了您的安全和健康, 请在 P2 实验室生物安全柜中使用病毒阳性对照品, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

## 六、相关产品:

名称	货号	规格
病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)	1506730	50 Extractions
BAV-3 病毒核酸检测试剂盒(PCR 荧光探针法)	1506734	50 Reactions

生效日期: 2023 年 05 月 29 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

[www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: [Info@shenkebio.com](mailto:Info@shenkebio.com)

电话: 0572-2165910