

# 支原体阳性对照品使用说明书

货号：1509842

（仅供研究用）

## 一、产品简介：

MycoSHENTEK®支原体阳性对照品，为灭活后的支原体菌液，可搭配 MycoSHENTEK®支原体 DNA 提取纯化试剂盒（2G）（磁珠法）和 MycoSHENTEK®支原体 DNA 检测试剂盒（2G）（PCR-荧光探针法）使用，用于监控支原体 DNA 提取和 PCR 检测的全过程。

## 二、产品规格：

100 µL × 3 管。

## 三、产品效期：

规定储存条件下 12 个月，具体见标签。

## 四、保存条件：

-65 °C 及以下保存。

## 五、注意事项：

- 使用时取 1 管对照品，融化后瞬时离心 3 秒，直接加入稀释液或样品基质，参照支原体 DNA 提取纯化试剂盒（2G）（磁珠法）说明书进行操作；若采用手工方式提取，需将消化后的样品全部转移至 1.5 mL 的离心管中再进行 DNA 的提取。
- 此产品直接用于提取检测，不能稀释，稀释会引起菌体分布不均匀而导致结果异常。
- 所有的试剂和样品在使用前必须平衡到室温。
- 勿将不同批次试剂混合使用。
- 不得使用超过保质期的试剂。
- 与产品使用说明不符的任何操作都可能影响结果。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究和质量控制，不得用于临床诊断或治疗。
- 为了您的安全和健康，请在生物安全柜中使用阳性对照品，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

## 六、相关产品：

名称	货号	规格
支原体 DNA 提取纯化试剂盒（2G）（磁珠法）	1509840	50 Extractions
支原体 DNA 检测试剂盒（2G）（PCR-荧光探针法）	1509841	50 Reactions

## 服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

[www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: [Info@shenkebio.com](mailto:Info@shenkebio.com)

电话: 0572-2165910