

BPV-3 阳性对照品使用说明书

货号: 1506746

(仅供研究用)

一、产品简介:

SHENTEK®BPV-3 阳性对照品为灭活后的牛细小病毒 3 型假病毒, 可搭配 SHENTEK®病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)和 SHENTEK®牛源病毒(BVDV/REO-3/PI-3/BPV-3/BAV-3)多重核酸检测试剂盒(多重 PCR-荧光探针法)使用, 作为阳性对照监控牛细小病毒 3 型核酸提取和 qPCR 检测的全过程。

二、产品规格:

100 μ L \times 3 管。

三、产品效期:

规定储存条件下 12 个月, 具体见标签。

四、保存条件:

-65 $^{\circ}$ C 及以下保存。

五、注意事项:

- 使用时取 1 管对照品, 融化后瞬时离心 3 秒, 参照 SHENTEK®牛源病毒(BVDV/REO-3/PI-3/BPV-3/BAV-3)多重核酸检测试剂盒(多重 PCR-荧光探针法)说明书中阳性对照品(PCS)制备流程进行操作。
- 此产品直接用于提取检测, 不能稀释, 稀释会引起病毒分布不均匀而导致结果异常。
- 所有的试剂和样品在使用前必须平衡到室温。
- 勿将不同批次试剂混合使用。
- 不得使用超过保质期的试剂。
- 与产品使用说明不符的任何操作都可能影响结果。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究和质量控制, 不得用于临床诊断或治疗。
- 本产品为灭活后的复制缺陷型假病毒, 建议在生物安全柜中进行操作, 使用时应按照相关实验室安全管理条例执行。

六、相关产品:

名称	货号	规格
病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)	1506730	50 Extractions
牛源病毒(BVDV/REO-3/PI-3/BPV-3/BAV-3)多重核酸检测试剂盒(多重 PCR-荧光探针法)	1506741	50 Reactions

生效日期: 2023 年 09 月 19 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 0572-2165910